



## DNA 上样缓冲液(6X)

### 包装清单

| Cat No.  | 组分            | 包装规格-5mL |
|----------|---------------|----------|
| MCK-0020 | DNA 上样缓冲液(6X) | 1 mL ×5  |
|          | 说明书           | 1 份      |

### 产品简介

DNA 上样缓冲液(DNA loading buffer, 6X), 是一种经过适当改良的常规的六倍浓缩的 DNA 上样缓冲液。本上样缓冲液以溴酚蓝为指示剂, 稀释至 1X 后比重仍然较大, 上样时极易下沉, 且颜色清晰可见。

本 DNA 上样缓冲液经过改良, 可以室温长期保存。

### 保存条件

室温保存, 有效期 1 年。

### 注意事项

1. 由于 DNA 的电泳操作会接触强致癌性的溴化乙锭(EB), 因而 DNA 上样缓冲液在长期使用过程中极易污染溴化乙锭, 因此操作的时候请注意适当防护。
2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 使用说明

按照每 5 $\mu$ L DNA 样品加入 1 $\mu$ L DNA 上样缓冲液的比例, 混合 DNA 样品和 DNA 上样缓冲液(6X)。直接加到 DNA 胶内即可。